

Zalecane usługi dla 6000TOC i Spokój inwestycji w TOC



Minimalizacja ryzyka i maksymalizacja czasu działania

Fachowe usługi serwisowe i okresowa wymiana kluczowych komponentów systemu, takich jak lampa UV, zapewniają stałą, wydajną pracę systemu TOC. Wykonanie zalecanego harmonogramu serwisowego eliminuje zakłócenia pracy spowodowane nieplanowaną konserwacją i minimalizuje ryzyko użycia zanieczyszczonej wody.



Zapewnienie zgodności z przepisami

Pomiary TOC są wymagane przez przepisy określone w światowych farmakopeach, w związku z czym podlegają audytom jakości i bezpieczeństwa produktu. Specjalistyczne usługi METTLER TOLEDO zapewniają zgodność z przepisami dzięki okresowemu wzorcowaniu i weryfikacji przydatności systemów do krytycznych pomiarów.



Kompletny przegląd analizatora 6000TOC i

Częstotliwość	Usługi serwisowe	Dlaczego warto?
W miejscu montażu	Kompleksowa kwalifikacja Kwalifikacja instalacyjna (IQ) i kwalifikacja operacyjna (OQ) przy użyciu fabrycznych danych kalibracji w połączeniu z testem przydatności systemu (SST). Zawiera roztwory referencyjne do testu SST. Dostępne w ramach pakietu EQPac.	Szybka instalacja i kwalifikacja dzięki fachowej konfiguracji
Pierwsze dwa lata w punkcie zakupu	ExtendedCare Spokój i maksymalizacja czasu pracy dzięki temu pełnej ochronie przez pierwsze 24 miesiące eksploatacji urządzeń Konserwacja zapobiegawcza już od samego początku minimalizuje możliwy wpływ czasu na urządzenia.	Zalecane 6-miesięczne usługi to między innymi: • Pełna konserwacja profilaktyczna • Kalibracja TOC, przewodności, szybkości przepływu i temperatury • Wymiana lampy i filtra • Oględziny • Wymagane roztwory kalibracyjne • Części zamienne i robocze dla wszystkich komponentów niepodlegających zużyciu
Po pierwszych dwóch latach	ComprehensiveCare Dzięki tej wszechstronnej ofercie usług serwisowych można maksymalnie wydłużyć czas sprawnego działania urządzeń po pierwszych 24 miesiącach eksploatacji. Urządzenia będą chronione przed przestojami, problemami z wydajnością oraz nieoczekiwanymi kosztami napraw.	
Co 6 miesięcy	Test przydatności systemu (do uzupełniających systemów wodnych) Dostarcza dowodów na to, że wydajność i analiza systemu spełniają wymagania klientów z branży farmaceutycznej w zakresie zgodności z przepisami. Zawiera roztwory referencyjne SST.	Zapewniona zgodność systemu TOC z przepisami

6000TOCi — Informacje dotyczące zamawiania

Opis usługi	Numer katalogowy
Kompleksowa kwalifikacja	B39920003
Extended Care	B39950001
Comprehensive Care	B39910001
Standard Care	B39910002
Basic Care	B39910003
Test przydatności systemu	S39905157

Materiały eksploatacyjne	Numer katalogowy
Wymiana lampy UV (zalecana co 4500 godzin pracy)	58 079 513
Roztwory przydatności systemu	30 472 084
Wzorce kalibracyjne	30 472 083
Standardy kalibracji i testu SST, łącznie	30 472 085
Wzorce kalibracyjne do rozszerzonego zakresu kalibracji	30 472 086
Łączone rozwiązania kalibracyjne i przydatności systemu, do rozszerzonego zakresu kalibracji	30 472 087
Bezpiecznik, 1,25 A, płytka drukowana czujnika	58 091 583
Wkład filtra, o dużej pojemności (2 w opakowaniu)	58 091 551

Części zamienne	Numer katalogowy
Moduł pompy 8,5 ml/min	30 472 152
Zespół filtra, wysoka wydajność	58 091 550
Regulator wysokiego ciśnienia	58 091 552
Rurka wylotowa ze stali nierdzewnej	58 091 553
Kabel, 0,3 m (1 stopa)	58 080 270
Kabel, 1,5m (5 stopa)	58 080 271
Kabel, 3,0m (10 stopa)	58 080 272
Kabel, 4,5m (15 stopa)	58 080 273
Kabel, 7,6m (25 stopa)	58 080 274
Kabel, 15,2m (50 stopa)	58 080 275
Kabel, 30,5m (100 stopa)	58 080 276
Kabel, 45,7m (150 stopa)	58 080 277
Kabel, 61,0m (200 stopa)	58 080 278
Kabel, 91,4m (300 stopa)	58 080 279

www.mt.com/pro-service

Więcej informacji

Grupa METTLER TOLEDO

Dział kontroli procesów przemysłowych
Kontakt: www.mt.com/pro-MOs

Dane techniczne mogą ulec zmianie.
©07/2019 METTLER TOLEDO. Wszelkie prawa zastrzeżone
PA2017pl ver. A 07/19