

# METTLER TOLEDO DG115-SC

**Glass electrode**

**Glaselektrode**

**Electrode de verre**

**Electrodo de vidrio**

**Стеклянный электрод**

**玻璃电极**

## **Combined pH electrode**

with ground-glass sleeve junction for direct pH measurements and acid/base titrations in aqueous solutions – for media with low ion concentration.

## **Kombinierte pH-Elektrode**

mit Schlifffiaphragma für direkte pH-Wert-Messungen und Säure/Base-Titrationen in wässrigen Medien – für Medien mit geringer Ionenkonzentration.

## **Electrode combinée pH**

avec diaphragme à manchon rodé pour mesures du pH directe et titrages en solutions aqueuses – pour concentrations ioniques très basses.

## **Electrodo de pH combinado**

con diafragma fijo de vidrio esmerilado para mediciones directas de pH y valoraciones de ácidos/bases en soluciones acuosas – para medios con baja concentración de iones.

**Комбинированный pH-электрод с**  
шлиф-диафрагмой для прямых измерений pH и  
кислотно-основного титрирования в водной  
среде – для сред с низкой ионной силой.

带毛玻璃套筒的复合pH 电极,

用于直接pH 值测量和水溶液中的酸碱滴定 –  
适用于低离子浓度介质.




**METTLER TOLEDO**

# METTLER TOLEDO

## DG115-SC

S7 – Screw cap  
S7 – Schraubkopf  
S7 – Tête à vis  
S7 – Cabezal roscado  
Резьбовой разъем S7  
S7–螺帽

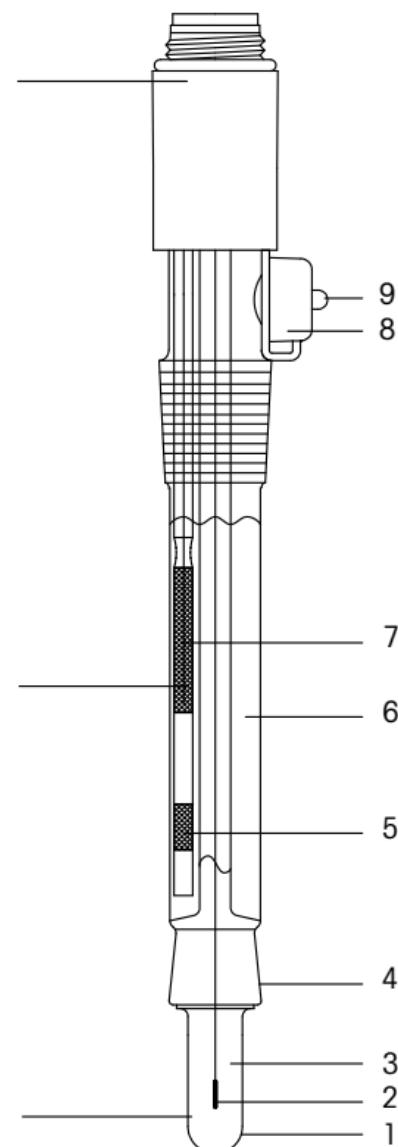

pH Measurement range:  
0–14  
pH Messbereich:  
0–14  
Plage de pH:  
0–14  
Rango de medición de pH:  
0–14  
Диапазон измерения pH:  
0–14  
pH 值测量范围:  
0–14

Temperature range:  
0–100 °C (32–212 °F)  
Temperaturbereich:  
0–100 °C  
Température de mesure:  
0–100 °C  
Rango de temperatura:  
0–100°C  
Диапазон температур:  
0–100°C  
温度范围:  
0–100°C

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Glass membrane<br/>Glasmembran<br/>Membrane de verre<br/>Membrana de vidrio<br/>Стеклянная мембрана<br/>玻璃膜</p> <p>2. Ag/AgCl lead-off<br/>Ag/AgCl-Ableitung<br/>Élément interne Ag/AgCl<br/>Desviación de Ag/AgCl<br/>Контакт Ag/AgCl<br/>Ag/AgCl 信号线</p> <p>3. Internal buffer.<br/>Innenpuffer.<br/>Diaphragme à manchon rodé, mobile.<br/>Tampón interno.<br/>Внутренний буфер<br/>内填充液</p> <p>4. Ground glass sleeve junction<br/>Schliffdiaphragma<br/>Diaphragme à manchon rodé<br/>Diafragma móvil<br/>Шлиф-диафрагма<br/>毛玻璃套筒</p> <p>5. Silver ion trap<br/>Silberionensperre<br/>Barrière aux ions argent<br/>Ловушка ионов серебра<br/>银离子阱</p> <p>6. Reference electrolyte:<br/>3 mol/L KCl (25 mL)<br/>Referenzelektrolyt:<br/>3 mol/L KCl (25 mL)<br/>Electrolyte de référence:<br/>3 mol/L KCl (25 mL)<br/>Electrolito de referencia:<br/>KCl 3 mol/L (25 mL)<br/>Электролит системы<br/>сравнения: 3 моль/л KCl<br/>参比考电解液:<br/>3 mol/L KCl 溶液</p> <p>7. Ag/AgCl reference element<br/>(ARGENTHAL™)<br/>Ag/AgCl-Referenzelement<br/>(ARGENTHAL™)<br/>Élément de référence<br/>Ag/AgCl (ARGENTHAL™)<br/>Elemento de referencia de<br/>Ag/AgCl (ARGENTHAL™)<br/>Элемент сравнения<br/>Ag/AgCl (ARGENTHAL™)<br/>Ag/AgCl 参比系统<br/>(ARGENTHAL™)</p> | <p>8. Filling aperture with<br/>rubber cap.<br/>Einfüllstutzen mit Gummikappe.<br/>Orifice de remplissage avec<br/>capuchon en caoutchouc.<br/>Abertura de llenado con tapa<br/>de caucho.<br/>Отверстие для заливки<br/>с резиновым колпачком<br/>带橡皮帽的填充开口处</p> <p>9. Nipple of rubber cap<br/>Spitze der Gummikappe<br/>Téton du capuchon<br/>Boquilla de tapa de caucho<br/>Кончик резинового колпачка<br/>橡皮帽的突起</p> |
|---|---|

## **1. Start-up maintenance**

- 1.1 The internal buffer solution (3) must cover the whole inside of the glass membrane (1). Remove air bubbles by gently shaking in vertical direction.
- 1.2 To equalize pressure remove rubber cap (8) or perforate its nipple (9).
- 1.3 Refill the reference electrolyte (6) – (e.g. METTLER TOLEDO No. 51340045)– to approx. 1 cm below the aperture (8).
- 1.4 To activate the glass membrane place the electrode in a tenfold diluted reference electrolyte solution. Use a 0.5 mol/L KCl solution if no reference electrolyte is at hand.

## **2. Adjustment and calibration**

The parameters zero-point and slope are measured by adjustment. A new electrode should have parameter values according to 2.1–2.2. Instructions for the adjustment method are given in the titrator manual.

- 2.1 The zero point of the electrode (pH value at  $E = 0 \text{ mV}$ ) is approx. pH 7. The electrode potential, measured in a buffer solution of pH 7, must be within  $-30 \text{ mV}$  and  $+30 \text{ mV}$ .
- 2.2 The electrode slope (potential change per pH unit) at the pH range 4–9 must be greater than  $-55 \text{ mV/pH}$  (at  $25^\circ\text{C}$ ).
- 2.3 You should test the response time of the electrode. After 30 s the indicated electrode potential should not change more than 2 mV within the following 30 s.
- 2.4 If calibrating a used electrode the zero point should be within pH 6 and 8, the slope not less than  $-52 \text{ mV/pH}$ , and the potential change after 60 s should not exceed 3 mV/30 s.

## **3. Storage and lifetime**

- 3.1 Store the electrode in the reference electrolyte – the junction (4) has to be immersed – and close the aperture (perforated rubber cap is sufficient).
- 3.2 Never let the glass membrane dry out, otherwise it has to be reactivated and the KCl crystals in/on the junction have to be dissolved.
- 3.3 The lifetime of the electrode is 6 months to 3 years, depending on its use and treatment.

## **4. Maintenance instructions**

- 4.1 The measuring range extends from pH 0 to 14, the tolerable temperature range from 0 to 100 °C (32–212 °F).

- 4.2 The sample solution should never enter through the sleeve junction into the reference electrode. Therefore the level of the reference electrolyte must always be higher than the sample solution level.
- 4.3 No reaction should take place between the sample solution and the reference electrolyte: sulfides, bromides, iodides and cyanides react with  $\text{Ag}^+$  and some cations ( $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Hg}^{2+}$ ,  $\text{Au}^{3+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$ ) react with  $\text{Cl}^-$  of the reference electrolyte and cause a blockage of the junction.
- 4.4 Solutions containing protein quickly block the junction, because protein precipitates on it.
- 4.5 Just wipe the electrode after rinsing, never rub it dry.
- 4.6 Do not let the cable connector plug corrode.
- 4.7 A dried out glass membrane can be reactivated by placing it for several hours in 0.1 mol/L HCl.

## 5. Cleaning procedures

- 5.1 Contamination of the reference electrolyte: Drain the reference electrolyte through aperture (8) and proceed according to 1.3 and 1.4.
- 5.2 Blocked junction by  $\text{AgCl}$ : place it overnight in concentrated ammonia, rinse and condition it for 1 hour in a buffer solution pH 4.
- 5.3 Blocked junction by sulfide precipitate: place it in a solution of thiourea (8% thiourea/1 mol/L HCl, e.g. METTLER TOLEDO No. 51340070) until the dark color has vanished.
- 5.4 Blocked junction by protein: place it at least for 1 hour in pepsin solution (5% pepsin/0.1 mol/L HCl, e.g. METTLER TOLEDO No. 51340068).
- 5.5 Other contaminations: place it for a few minutes in an ultrasonic bath with deion. water, ethanol or a mixed acid solution (e.g. aqua regia).

## 6. Regeneration

If the electrode does not meet the qualifications according to 2.4 anymore, try a corrosion of the glass membrane: place it 1–2 minutes in diluted HF solution (2% HF/5% HCl, e.g. METTLER TOLEDO No. 51340073), rinse thoroughly with deion. water and treat it as in 5.1.

## **1. Inbetriebnahme**

- 1.1 Der Innenpuffer (3) muss die Glasmembran (1) vollständig ausfüllen. Luftblasen entfernen Sie, indem Sie die Elektrode abwärts schütteln.
- 1.2 Entfernen Sie zum Druckausgleich die Gummikappe (8) oder perforieren Sie deren Spitze (9).
- 1.3 Füllen Sie den Referenzelektrolyten (6) – (z.B. METTLER TOLEDO Nr. 51340045) – bis auf etwa 1 cm unterhalb des Einfüllstutzens (8) nach.
- 1.4 Stellen Sie die Elektrode für einen halben Tag in den zehnfach verdünnten Referenzelektrolyten, um die Glasmembran zu aktivieren. Sie können auch eine etwa 0,5 molare KCl Lösung verwenden, falls Sie keinen Referenzelektrolyten zur Hand haben.

## **2. Justierung und Kalibrierung**

Bei der Justierung werden die Parameter Nullpunkt und Steilheit gemessen. Eine neue Elektrode soll Parameterwerte gemäss 2.1 und 2.2 aufzeigen. Die Durchführung der Justierung entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Titrators.

- 2.1 Der Elektrodennullpunkt (pH-Wert bei  $E = 0 \text{ mV}$ ) liegt bei pH 7. Das Elektrodenpotenzial muss im Justierpuffer von pH 7 zwischen  $-30 \text{ mV}$  und  $+30 \text{ mV}$  liegen.
- 2.2 Die Elektrodensteilheit (Spannungsänderung pro pH-Einheit) im Bereich pH 4–9 muss grösser als  $-55 \text{ mV/pH}$  (bei  $25^\circ\text{C}$ ) sein.
- 2.3 Sie sollten die Ansprechzeit der Elektrode prüfen. Nach 30 s soll sich das angezeigte Elektrodenpotenzial während den nächsten 30 s um nicht mehr als 2 mV ändern.
- 2.4 Kalibrieren Sie eine gebrauchte Elektrode, so soll der Nullpunkt zwischen pH 6 und 8 liegen, die Steilheit grösser als  $-52 \text{ mV/pH}$  sein und die Potenzialänderung nach 60 s weniger als 3 mV/30 s betragen.

## **3. Aufbewahrung und Alterung**

- 3.1 Bewahren Sie die Elektrode im Referenzelektrolyten – bis oberhalb des Diaphragmas (4) eingetaucht – auf, wobei Sie den Einfüllstutzen schliessen (perforierte Gummikappe reicht).
- 3.2 Lassen Sie die Elektrode nie trocken stehen, sonst müssen Sie die Glasmembran reaktivieren und die KCl-Kristalle im/am Diaphragma lösen.
- 3.3 Die Lebensdauer beträgt 6 Monate bis 3 Jahre, abhängig von den Einsatzbedingungen und der Behandlung.

## 4. Wartungshinweise

- 4.1 Der Messbereich liegt zwischen pH 0–14, der zulässige Temperaturbereich zwischen 0–100 °C.
- 4.2 Die Messlösung darf nie durch das Diaphragma in die Referenzelektrode eindringen, das Niveau der Referenzelektrolytlösung muss deshalb immer höher liegen als das der Probe.
- 4.3 Es darf keine Reaktion zwischen Messlösung und Referenzelektrolyt stattfinden: Sulfide, Bromide, Iodide, Cyanide reagieren mit Ag<sup>+</sup> und einige Kationen (Ag<sup>+</sup>, Hg<sup>2+</sup>, Au<sup>3+</sup>, Pb<sup>2+</sup>) mit Cl<sup>-</sup> des Referenzelektrolyten und führen dadurch zur Verstopfung des Diaphragmas.
- 4.4 Eiweisshaltige Proben verstopfen das Diaphragma schnell, weil sich an ihm Eiweiss absetzt.
- 4.5 Tupfen Sie die Elektrode nach einer Spülung nur ab, reiben Sie sie nie trocken.
- 4.6 Schützen Sie den Stecker vor Korrosion.
- 4.7 Eine ausgetrocknete Glasmembran können Sie durch mehrstündigiges Eintauchen in 0,1 mol/L HCl reaktivieren.

## 5. Reinigung

- 5.1 Verunreinigung des Elektrolyten: Saugen Sie die Elektrolytlösung ab. Dann nach 1.3 und 1.4 verfahren.
- 5.2 Durch AgCl verstopftes Diaphragma: Stellen Sie die Elektrode über Nacht in konzentrierte Ammoniaklösung, und konditionieren Sie diese nach Spülung 1 Stunde in Puffer pH 4.
- 5.3 Durch Sulfidniederschlag verstopftes Diaphragma: Stellen Sie die Elektrode bis zur Entfärbung des Diaphragmas in Thioharnstofflösung (8% Thioharnstoff/ 1 mol/ L HCl, z.B. METTLER TOLEDO Nr. 51340070).
- 5.4 Eiweissverunreinigung: Stellen Sie die Elektrode mindestens 1 Stunde in Pepsin-Lösung (5% Pepsin/ 0,1 mol/L HCl, z.B. METTLER TOLEDO Nr. 51340068).
- 5.5 Andere Verunreinigungen: Reinigen Sie die Elektrode für ein paar Minuten im Ultraschallbad mit deion. Wasser, Ethanol oder Säuregemischen (z.B. Königswasser).

## 6. Regenerierung

Erfüllt die Elektrode die Anforderungen gemäss 2.4 nicht mehr, können Sie zusätzlich zur Reinigung eine Ätzung der Glasmembran vornehmen: Stellen Sie diese 1–2 Minuten in verdünnte HF-Lösung (2% HF/5% HCl, z.B. METTLER TOLEDO Nr. 51340073), spülen Sie diese gründlich mit deion. Wasser ab, und behandeln Sie die Elektrode wie unter 5.1.

## **1. Mise en service**

- 1.1 Le tampon interne (3) doit recouvrir complètement la surface intérieure de la membrane (1). Eliminer les bulles d'air en l'agitant légèrement.
- 1.2 Pour équilibrer la pression interne enlever le capuchon en caoutchouc (8) ou ôter son téton (9).
- 1.3 Remplir l'électrode avec l'électrolyte de référence (6) – (p.ex. METTLER TOLEDO No. 51340045) – jusqu'à 1 cm sous l'orifice (8).
- 1.4 Pour activer la membrane mettre l'électrode pendant une demi-journée dans l'électrolyte (dilué dans une proportion 10 fois inférieure). Si vous n'avez pas d'électrolyte à votre disposition, utilisez une solution KCl à une concentration d'environ 0,5 molaire.

## **2. Justage (Calibrage) et contrôle**

Avec la fonction ajustage les paramètres point zero et la pente sont mesurés. Une nouvelle électrode doit avoir les valeurs de paramètres selon 2.1 à 2.2. Les instructions pour l'ajustage sont indiquées dans le mode d'emploi du titrateur.

- 2.1 Le point zéro de l'électrode (valeur du pH à  $E = 0 \text{ mV}$ ) se trouve au pH 7. Le potentiel de l'électrode doit être dans la solution tampon de pH 7 entre  $-30 \text{ mV}$  et  $+30 \text{ mV}$ .
- 2.2 La pente de l'électrode (la variation de potentiel par unité de pH) dans la région de pH 4–9 doit être plus que  $-55 \text{ mV/pH}$  ( $\text{à } 25^\circ\text{C}$ ).
- 2.3 Il faut contrôler le temps de réaction. Après 30 sec. le potentiel indiqué ne doit pas varier de plus de 2 mV pendant les prochaines 30 sec.
- 2.4 Si une électrode usée est contrôlée, le point zéro doit être compris entre pH 6 et 8, la pente supérieure à  $-52 \text{ mV/pH}$  et le changement du potentiel après 60 sec. inférieure à 3 mV/30 sec.

## **3. Stockage et durée de vie**

- 3.1 Gardez l'électrode dans la solution d'électrolyte de référence – le diaphragme (4) doit être immergé – et fermez l'orifice (le capuchon perforé est suffisant).
- 3.2 Ne laissez pas dessécher l'électrode, autrement la membrane doit être réactivée et les cristaux de KCl dans/sur le diaphragme doivent être dissous.
- 3.3 La durée de vie de l'électrode est de 6 mois jusqu'à 3 ans dans des conditions d'utilisation normale.

## 4. Instructions pour le mode d'entretien

- 4.1 Le domaine de mesure est entre pH 0 et 14, le domaine de température tolérable entre 0 et 100 °C.
- 4.2 La solution d'essai ne doit pas pénétrer par le diaphragme dans l'électrode de référence. Pour cette raison le niveau de l'électrolyte de référence doit être toujours plus élevé que celui de la solution d'essai.
- 4.3 Aucune réaction ne doit se passer entre la solution d'essai et l'électrolyte de référence: les sulfures, bromures, iodures, cyanures réagissent avec Ag<sup>+</sup>, et quelques cations (Ag<sup>+</sup>, Hg<sup>2+</sup>, Au<sup>3+</sup>, Pb<sup>2+</sup>) avec Cl<sup>-</sup> de l'électrolyte de référence et bouchent le diaphragme.
- 4.4 Les solutions de protéines colmatent rapidement le diaphragme.
- 4.5 Tamponnez légèrement l'électrode après rinçage, ne la séchez pas en la frottant.
- 4.6 Ne laissez pas corroder la fiche.
- 4.7 Une membrane desséchée peut être réactivée par immersion dans 0,1 mol/L HCl pendant plusieurs heures.

## 5. Nettoyage

- 5.1 Contamination de l'électrolyte: Vider la solution d'électrolyte par aspiration et procéder à un nouveau remplissage. (Procédure: voir 1.3. et 1.4.)
- 5.2 Contamination du diaphragme par AgCl: mettre l'électrode dans l'ammoniaque concentrée pendant la nuit, rincer et conditionner 1 heure dans la solution tampon pH 4.
- 5.3 Contamination du diaphragme par une précipitation de sulfure: mettre l'électrode dans une solution de thiourée (8% thiourée/1 mol/L HCl, p.ex. METTLER TOLEDO NO. 51340070) jusqu'à ce que le diaphragme se décolore.
- 5.4 Contamination du diaphragme par des protéines: mettre l'électrode au moins 1 heure dans une solution de pepsine (5% pepsine/0,1 mol/L HCl, p.ex. METTLER TOLEDO No. 51340068).
- 5.5 Autres contaminations: mettre l'électrode quelques minutes dans un bain à ultra-son avec de l'eau, de l'éthanol ou un mélange acide (p.ex. l'eau régale).

## 6. Régénération

Si l'électrode ne correspond plus aux spécifications selon 2.4, essayez une corrosion de la membrane: mettre l'électrode 1 à 2 minutes dans une solution HF diluée (2% HF/5% HCl, p.ex. METTLER TOLEDO No. 51340073), rincer abondamment avec de l'eau déionisée et traitez-la selon 5.1.

## **1. Tratamiento preoperativo**

- 1.1 La solución tampón interna (3) tiene que cubrir el interior de la membrana de vidrio (1). Elimine las burbujas de aire sacudiendo suavemente en dirección vertical.
- 1.2 Para igualar la presión, quite la tapa de caucho (8) o perfore su boquilla (9).
- 1.3 Rellene el electrolito de referencia (6) – (p.ej. METTLER TOLEDO nº 51340045) – hasta aprox. 1 cm por debajo de la abertura (8).
- 1.4 Para activar la membrana de vidrio, introduzca el electrodo en una solución de electrolito de referencia diluido en una relación de 1:10. Use una solución de KCl 0,5 mol/L si no tiene electrolito de referencia a mano.

## **2. Ajuste y calibrado**

Los parámetros Punto cero y Pendiente se miden en el ajuste. Los nuevos electrodos deberían tener valores de parámetros según 2.1– 2.2. El manual del valorador contiene instrucciones para el método de ajuste.

- 2.1 El punto cero del electrodo (valor pH con  $E = 0 \text{ mV}$ ) es aprox. pH 7. El potencial del electrodo, medido en una solución tampón de pH 7, tiene que encontrarse entre –30 y +30 mV.
- 2.2 La pendiente del electrodo (cambio de potencial por unidad de pH) en el rango de pH 4–9 tiene que superar los –55 mV/pH (a 25 °C).
- 2.3 Debería comprobar el tiempo de respuesta del electrodo. Transcurridos 30 s, el potencial indicado del electrodo no debería variar más de 2 mV en los 30 s siguientes.
- 2.4 Si se calibra un electrodo usado, el punto cero debería encontrarse entre pH 6 y 8, la pendiente no debe ser inferior a –52 mV/pH, y el cambio de potencial después de 60 s no debería superar los 3 mV/30 s.

## **3. Almacenamiento y Tiempo de Vida**

- 3.1 Almacene el electrodo en el electrolito de referencia – la unión (4) ha de estar sumergida – y cierre la abertura (es suficiente con cerrar la tapa perforada de caucho).
- 3.2 No deje que se seque nunca la membrana de vidrio, pues en otro caso ha de reactivarse y los cristales de KCl situados en/sobre la junta tienen que disolverse.
- 3.3 El tiempo de vida oscila entre 6 meses y 3 años dependiendo de su uso y tratamiento.

## 4. Instrucciones de mantenimiento

- 4.1 El rango de medición se extiende de pH 0 a 14, y el rango de temperatura tolerable, de 0 a 100 °C.
- 4.2 La solución de muestra no debería entrar nunca a través del diafragma fijo en el electrodo de referencia. Por lo tanto, el nivel del electrolito de referencia tiene que ser siempre superior al de la solución de muestra.
- 4.3 No debería producirse ninguna reacción entre la solución de muestra y el electrolito de referencia: los sulfuros, bromuros, yoduros y cianuros reaccionan con  $\text{Ag}^+$  y algunos cationes ( $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Hg}^{2+}$ ,  $\text{Au}^{3+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$ ) reaccionan con el  $\text{Cl}^-$  del electrolito de referencia y provocan un bloqueo de la junta.
- 4.4 Las soluciones que contienen proteínas bloquean rápidamente la junta debido a los precipitados de proteínas.
- 4.5 Limpie solamente el electrodo tras el enjuague, no lo frote nunca para que se seque.
- 4.6 Evite que se corroa la clavija del conector del cable.
- 4.7 Una membrana de vidrio seca puede reactivarse introduciéndose durante varias horas en 0,1 mol/L HCl.

## 5. Procedimientos de limpieza

- 5.1 Contaminación del electrolito de referencia: Purgue el electrolito de referencia a través de la abertura (7) y proceda según 1.3 y 1.4.
- 5.2 Junta bloqueada por  $\text{AgCl}$ : Introduzca el electrodo durante la noche en amoníaco concentrado, enjuáguelo y sumérjalo durante 1 hora en una solución tampón pH 4.
- 5.3 Junta bloqueada por precipitado de sulfuro: Introduzca el electrodo en una solución de tiourea (8% tiourea/ 1 mol/L HCl, p.ej. METTLER TOLEDO nº 51340070) hasta que desaparezca el color oscuro.
- 5.4 Junta bloqueada por proteínas: Introduzca el electrodo al menos durante 1 hora en una solución de pepsina (5% pepsina/0,1 mol/L HCl, p.ej. METTLER TOLEDO nº 51340068).
- 5.5 Otro tipo de contaminaciones: Introduzca el electrodo durante algunos minutos en un baño ultrasónico con agua desionizada, etanol o una solución mezclada de ácido (p.ej. aqua regia).

## 6. Regeneración

Si el electrodo deja de cumplir los requisitos según 2.4, intente una corrosión de la membrana de vidrio: Introduzca el electrodo durante 1–2 minutos en una solución fluorhídrica diluida (2% AF/5% HCl, p.ej. METTLER TOLEDO nº 51340073), enjuáguelo exhaustivamente con agua desionizada y proceda como en 5.1.

## **1. Ввод в эксплуатацию**

- 1.1 Внутренний буфер (3) должен полностью заполнять стеклянную мембрану (1). Удалить пузыри воздуха можно, встряхнув электрод в обратном направлении.
- 1.2 Для уравновешивания давления удалите резиновый колпачок (8) или сделайте отверстия в его верхней части (9).
- 1.3 Долейте электролит (6) в систему сравнения – (например, METTLER TOLEDO № 51340045) – примерно до уровня на 1 см ниже заливного отверстия (8).
- 1.4 Поместите электрод на полдня в десятикратно разбавленный электролит системы сравнения, чтобы активировать стеклянную мембрану. Вы можете также использовать примерно 0,5-молярный раствор KCl, если у вас под рукой нет эталонного электролита.

## **2. Настройка и калибровка.**

При настройке измеряются такие параметры, как нулевая точка и крутизна. Новый электрод должен иметь параметры согласно п. 2.1 и 2.2. Проведение настройки описано в руководстве по эксплуатации титратора.

- 2.1 Нулевая точка электрода (значение pH при E = 0 мВ) находится в районе pH 7. Потенциал электрода в калибровочном буфере pH 7 должен находиться в диапазоне между -30 и +30 мВ.
- 2.2 Крутизна электрода (изменение потенциала на единицу pH) в диапазоне pH 4–9 должна превышать -55 мВ/pH (при 25 °C).
- 2.3 Необходимо проверять время отклика электрода. Через 30 с показания потенциала электрода должны измениться за следующие 30 с не более, чем на 2 мВ.
- 2.4 При калибровке бывшего в употреблении электрода, нулевая точка должна находиться между pH 6 и 8, крутизна должна превышать -52 мВ/pH, а изменение потенциала через 60 с не должно превышать 3 мВ/30 с.

## **3. Хранение и срок службы**

- 3.1 Храните электрод погруженным в электролит системы сравнения немного выше уровня диафрагмы (4), при этом заливное отверстие должно быть закрыто резиновым колпачком
- 3.2 Никогда не оставляйте электрод сухим, иначе вам придется реактивировать стеклянную мембрану и растворять кристаллы KCl в/на диафрагме.
- 3.3 Срок службы составляет от 6 месяцев до 3 лет в зависимости от условий эксплуатации и обслуживания.

#### 4. Указания по уходу

- 4.1 Диапазон измерений находится в пределах pH 0–14, допустимый диапазон температур – в пределах 0–100 °C.
- 4.2 Проба никогда не должна проникать через диафрагму в электролит системы сравнения. Поэтому уровень раствора электролита системы сравнения должен всегда быть выше, чем уровень пробы.
- 4.3 Между образцом и электролитом системы сравнения не должно происходить химических реакций: Сульфиды, бромиды, йодиды, цианиды реагируют с  $\text{Ag}^+$ , а некоторые катионы ( $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Hg}^{2+}$ ,  $\text{Au}^{3+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$ ) – с  $\text{Cl}^-$  электролита системы сравнения, и это приводит к засорению диафрагмы.
- 4.4 Образцы, содержащие белок, быстро забивают диафрагму, т.к. на ней осаждается белок.
- 4.5 После промывки промокните электрод салфеткой, запрещается тереть сухой электрод
- 4.6 Защищайте разъем от коррозии.
- 4.7 Просушенную стеклянную мембрану можно реактивировать погружением в раствор 0,1 моль/л HCl на несколько часов.

#### 5. Очистка

- 5.1 Загрязнение электролита: Слейте раствор электролита. После этого следовать п. 1.3 и 1.4.
- 5.2 Диафрагма, блокированная  $\text{AgCl}$ : Поместите электрод на ночь в концентрированный раствор аммиака, после промывки кондиционируйте электрод в течение 1 часа в буфере pH 4.
- 5.3 Диафрагма, блокированная сульфидным осадком: Поместите электрод до обесцвечивания диафрагмы в раствор тиомочевины (8% тиомочевина/1 моль/л HCl, например, METTLER TOLEDO № ME51340070).
- 5.4 Загрязнение белком: Поместите электрод минимум на 1 час в раствор пепсина (5% пепсина/0,1 моль/л HCl, например, METTLER TOLEDO № ME51340068).
- 5.5 Другие загрязнения: Очистите электрод в течение нескольких минут в ультразвуковой ванне с деион. водой, этанолом или кислотной смесью (например, царской водкой).

#### 6. Регенерация

Если электрод более не отвечает требованиям п.2.4, вы можете для дополнительной очистки провести травление стеклянной мембранны: Поместите её на 1–2 минуты в разбавленный раствор HF (2% HF/5% HCl, например, METTLER TOLEDO № 51340073), затем тщательно промойте её деион. водой и обработайте электрод согласно п 5.1.

## **1. 操作前处理**

1. 1 玻璃膜(1) 的内部必须完全充满内填充液  
(参比电解液)(3)。轻轻垂直晃动电极以去除气泡。
1. 2 可以通过脱掉橡皮帽(8)，或者在橡皮帽的突起(9)  
上打孔来平衡气压。
1. 3 重新装入参比电解液(6) - (例如METTLER TOLEDO  
No. 51340045) - 至开口处(8) 以下大约1cm 处。
1. 4 将电极浸入稀释10 倍的参比电解液中以激活玻璃膜。  
如果手头没有参比电解液，  
可以使用0.5 mol/L 的KCl 溶液。

## **2. 调整和校准**

零点和斜率通过校准来测定。

新电极应当能够达到2.1 - 2.2 中所要求的参数值。

滴定仪手册中有校准方法的说明。

2. 1 电极的零点( $E=0$  mV 时的pH 值)在pH 值约等于7 处。  
在pH=7 的标准缓冲溶液中测得的电极电位必须在  
- 30 mV 到+30mV 之间。
2. 2 在pH 值介于4-9 之间时的电极斜率  
(每pH 单位的电位变化)必须大于  
- 55 mV/pH (在25° C 时)。
2. 3 你应当测试电极的反应时间。电极浸在溶液中30秒钟  
之后，其后30 秒钟内电极测量值的变不应超过2mV 。
2. 4 如果是校准一支用过的电极，零点应当在pH 值6 至8  
之间，斜率不小于 - 52 mV/pH, 60 秒钟后电极测  
量值的变化不应超过3 mV/30秒。

## **3. 保存及寿命**

3. 1 将电极保存在参比电解液中 - 必须浸没接合处(4)  
- 并盖紧开口处(用开孔的橡皮帽就行了)。
3. 2 决不能让玻璃膜干涸，否则将不得不重新激活，接合  
处表面和里面的KCl 结晶也必须要溶解掉。
3. 3 依照电极的使用及处理情况不同，  
电极的寿命为6 个月至3 年。

## 4. 维护指引

4. 1 测量范围是pH 值为0 至14，  
温度范围是0 至100° C 。
4. 2 决不能让样品溶液通过套筒进入参比电极。因此参比  
电解液的液面必须始终高于样品溶液的液面。
4. 3 在样品溶液和参比电解液之间不应发生化学反应：硫  
化物、溴化物、碘化物和氰化物会与参比电解液中的  
 $\text{Ag}^+$ 发生反应，而某些阳离子( $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Hg}^{2+}$ ,  $\text{Au}^{3+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$ )  
会与参比电解液中的 $\text{Cl}^-$ 发生反应，导致套筒被阻塞。
4. 4 含有蛋白质的溶液会由于溶液中蛋白质在套筒上面沉  
淀而迅速阻塞套筒(4)。
4. 5 清洗后轻轻擦干电极， 不要用力擦干。
4. 6 避免电缆插头受到腐蚀。
4. 7 干涸的玻璃膜可以通过在 0.1 mol/L 的HCl 溶液中  
放置数小时来激活。

## 5. 清洗方法

5. 1 参比电解液被污染： 从开口处(7)  
倒出参比电解液，然后按照1.3 和1.4 条来处理。
5. 2 套筒被 $\text{AgCl}$   
所阻塞： 将电极的套筒在浓氨水中浸置过夜，去离子  
水清洗后在pH=4的标准缓冲溶液中浸置一个小时。
5. 3 套筒被硫化物沉淀所阻塞： 将套筒浸置硫脲溶液  
(8%硫脲/1mol/L HCl 溶液，例如METTLER TOLEDO  
No. 51340070) 中直至黑色消失。
5. 4 套筒被蛋白质所阻塞： 用胃蛋白酶溶液(5% 胃蛋白  
酶/0.1 mol/L HCl 溶液，例如METTLER TOLEDO  
No. 51340068) 浸置电极的套筒至少一个小时。
5. 5 其他污染： 将电极的套筒浸在装有去离子水、  
乙醇或者混合酸溶液(例如王水) 的超声波中超声处  
理几分钟。

## 6. 再生

如果电极无法再达到2.4 中的要求，可以尝试腐蚀玻璃  
薄膜：用稀HF 溶液(2% HF/5% HCl 溶液，例如METTLER  
TOLEDO No. 51340073) 浸置玻璃膜1-2 分钟，用去离子  
水彻底清洗，然后按5.1 条来处理。

## Notes

## Notes

## **Standard equipment**

**Standardzubehör**

**Equipement de base**

**Equipamiento estándar**

**Стандартная комплектация**

**标准配件**



Reference electrolyte:

3 mol/L KCl (25 mL)

Referenzelektrolyt:

3 mol/L KCl (25 mL)

Electrolyte de référence:

3 mol/L KCl (25 mL)

Electrolito de referencia:

KCl 3 mol/L (25 mL)

Электролит системы сравнения:

3 моль/л KCl(25 мл)

参比电解液:

3 mol/L KCl 溶液(25 mL)

**51343180**



Electrode sleeve

Elektrodenhülse

Capuchon d'électrode

Manguito de electrodo

Пробирка для хранения электрода

电极套

**25654**

## **Optional equipment**

**Optionales Zubehör**

**Accessoires facultatifs**

**Equipamiento opcional**

**Дополнительная комплектация**

**可选配件**



Reference electrolyte:

3 mol/L KCl (250 mL)

Referenzelektrolyt:

3 mol/L KCl (250 mL)

Electrolyte de référence:

3 mol/L KCl (250 mL)

Electrolito de referencia:

KCl 3 mol/L (250 mL)

Электролит системы сравнения:

3 моль/л KCl(250 мл)

参比电解液:

3 mol/L KCl 溶液(250 mL)

**51340049**



Triaxial cable SC-Lemo for classical and Plug & Play sensors:

Triaxialkabel SC-Lemo für klassische und Plug & Play Sensoren:

Câble triaxial SC-Lemo pour électrodes classiques et Plug & Play:

Cable triaxial SC-Lemo para electrodos clásicos y Plug & Play:

Трехжильный кабель SC-Lemo для классических и Plug & Play датчиков

用于常规电极和即插即用电极的SC-Lemo接口的三轴电缆：

70 cm      100 cm      160 cm

**89601      89602      51108034**

**Mettler-Toledo AG**

Analytical, Sonnenbergstrasse 74, CH-8603 Schwerzenbach, Switzerland

Tél. ++41 (0)44 806 7711 , Fax ++41 (0)44 806 7350

Internet : [www.mt.com](http://www.mt.com)

Printed on 100% chlorine-free paper, for the sake of our environment.

Gedruckt auf 100% chlorfrei hergestelltem Papier. Unserer Umwelt zuliebe.

Imprimé sur papier 100% exempt de chlore. Par souci d'écologie.

Impreso en papel totalmente exento de cloro, para preservar nuestro entorno.

Напечатано на нехлорированной бумаге. Мы заботимся об окружающей среде.

为保护我们的环境，此纸张为100%无氯纸。

Subject to technical changes.

Technische Änderungen vorbehalten.

Sous réserve de modifications techniques.

Sujeto a modificaciones técnicas.

Мы оставляем за собой право на технические изменения.

可能因技术改进而有所变动。



### **Quality certificate**

Research, development, production and testing according to ISO 9001.

### **Qualitätszertifikat**

Entwicklung, Produktion und Prüfung nach ISO 9001.

### **Certificat de qualité**

Développement, production et test selon ISO 9001.

### **Certificado de calidad**

Investigación, desarrollo, producción y comprobación según ISO 9001.

### **Сертификат качества.**

Разработка, производство и испытания по ISO 9001.

### **品质证书。**

依照ISO 9001标准研发、制造和检测。



### **Environmental management system**

according to ISO 14001.

### **Umweltmanagement-System**

nach ISO 14001.

### **Système de management environnemental**

selon ISO 14001.

### **Sistema de gestión ambiental**

según ISO 14001.

### **Система экологического менеджмента окружающей среды по ISO 14001.**

环境管理系统遵循

ISO 14001标准。



### **“European Conformity”**

This symbol guarantees that our products conform to the most current directives.

### **«Conformité Européenne»**

Dieses Zeichen gibt Ihnen die Gewähr, dass unsere Produkte den neuesten Richtlinien entsprechen.

### **«Conformité Européenne»**

Ce sigle vous assure que nos produits répondent aux exigences des directives les plus récentes.

### **«Conformidad europea»**

Este símbolo garantiza que nuestros productos se ajustan a las directivas más actualizadas.

### **«Соответствие требованиям ЕС»**

Этот знак гарантирует Вам, что наша продукция соответствует последним директивам.

### **«European Conformity»**

这一标志保证了我们的产品符合大多数欧洲现有的标准。



### **INTERNET**

### **On the Internet:**

Obtain important information about our products, services and company quickly and easily at <http://www.mt.com>

### **Internet:**

Wichtige Informationen über unsere Produkte und Serviceleistungen sowie über unsere Firma erhalten Sie schnell und übersichtlich auf <http://www.mt.com>

### **Internet:**

Vous trouverez rapidement des informations essentielles et présentées clairement sur nos produits et nos prestations de service de même que sur notre société dans Internet à l'adresse <http://www.mt.com>

### **En Internet (<http://www.mt.com>)**

podrá encontrar información importante sobre nuestros productos, servicios y empresa de forma fácil y rápida.

### **Интернет.**

Важную информацию по нашей продукции и сервисному обслуживанию, а также о нашей фирме Вы можете быстро получить по адресу <http://www.mt.com>

### **互联网资料:**

登陆网站 <http://www.mt.com>

可以轻易快捷地获得有关我们的产品、服务和公司的信息。